

電極ホルダー－空気漏れ対策

Inter Medical co., ltd.




手順①

電極ホルダーのヘッドステージ側にあるネジ部分を回して、下図のように分解します。




手順②

金色のピンが付いているパーツから、金色のピンだけを取り外します。

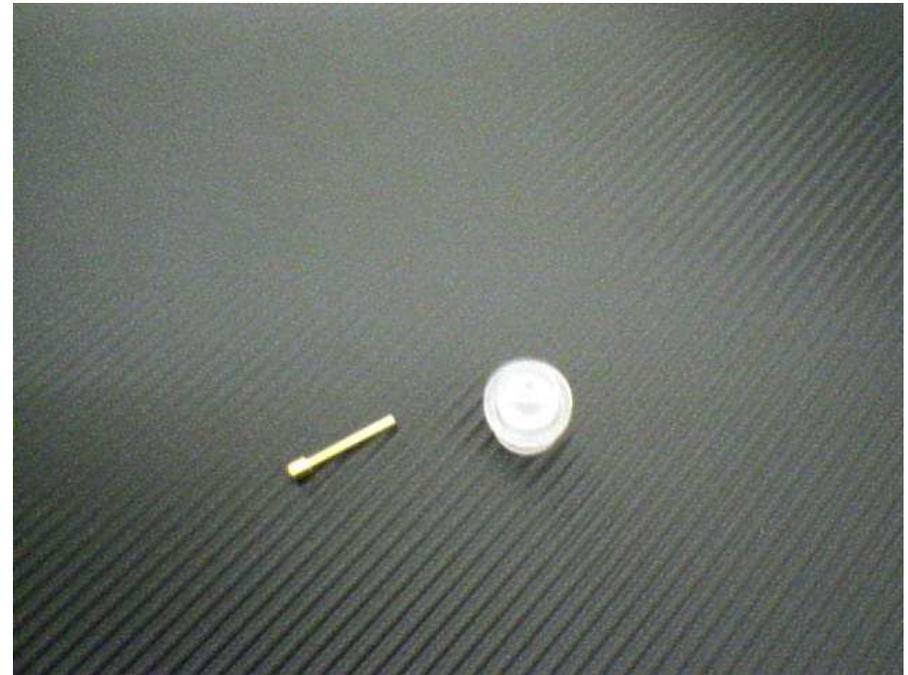

はじめに

外したピンに、電極ホルダーの付属品の「HLC-11」のコーンワッシャを取り付けます。この状態で、また電極ホルダーをもとの形に組み立てて完成です。

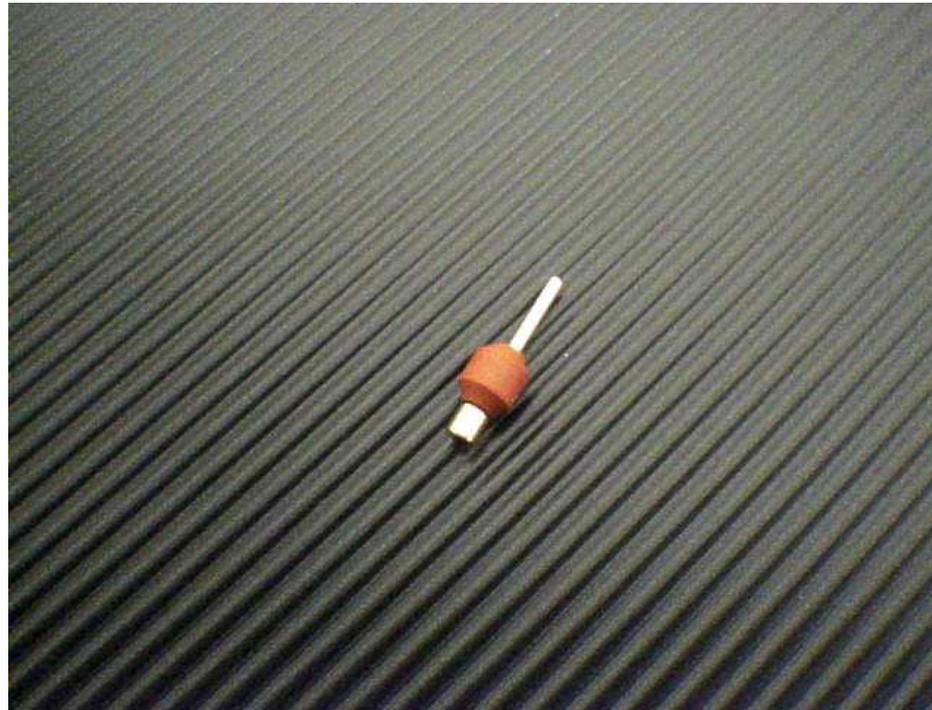

連絡先

ご不明な点は下記にご連絡下さい。

株式会社インターメディカル

〒464-0850

愛知県名古屋市千種区今池三丁目40番4号

TEL : 052-731-8000

FAX : 052-731-5050

Mail : support@intermedical.co.jp